



Risikovurdering ved arbejde med kemikalier i stinkskab

Forberedelse

- Brug altid en lukket laboratoriekittel og personlige værnemidler ved arbejde med faremærkede kemikalier. Langt hår bindes op.
- Handsker skal skiftes, når du er færdig med en given aktivitet eller når de er våde. Undgå undervejs at røre ved dørhåndtag, tastatur, briller, hår mm., når du har handsker på.

Før arbejdet i stinkskab

- Læs sikkerhedsdatabladet/kemiinstruksen for kemikaliet
- Lav en risikovurdering i forhold til hvordan du skal arbejde med produktet
- Kemikalierne skal være i lukket beholder under transporten til/fra stinkskabet
- Print fareetiketter til mærkning af blandingerne i kemidatabasen
- Læg evt. et engangsunderlag/bordbeskyttelsespapir i bunden af stinkskabet
- Tjek at stinkskabets diode lyser grønt

Under arbejdet i stinkskab

- Afvejning skal foregå i stinkskab eller vejeskab
- Begræns luftstrømmen ind i stinkskabet – undgå hurtige bevægelser
- Undgå unødvendigt udstyr i stinkskabet
- Stinkskabslugen skal holdes så langt nede som muligt under arbejdet
- Skift handsker og kittel straks hvis du spilder. Følg instruks for spild før arbejdet fortsættes

Efter arbejdet i stinkskab

- Skift handsker uden at røre ved huden
- Påfør fareetiketter på kemikalier/blandinger, som skal overnatte i stinkskab
- Bortskaffelse af kemikalier og rester skal foregå i stinkskab, følg instruks om affaldssortering
- Lad kolber, glas mv. afdampe i stinkskab inden rengøring
- Vask under en blød vandstråle for at undgå stænk
- Engangsunderlaget/bordbeskyttelsespapiret fjernes og stinkskabet rengøres med engangsklud. Begge dele bortskaffes i skraldespand med låg sammen med de aftagne handsker
- Handsker aftages uden at røre ved huden
- Vask altid hænderne grundigt efter øvelser

Placering af værnemidler: handsker under vasken i A25 (kemidepot), kittel i A25, **briller i grøn sikkerhedszone i lokalet.**

Placering af førstehjælpsudstyr: På hylden **gul sikkerhedszone** i skab i A25.